

MEIOS DE CULTURA PRONTOS PARA USO PDX

10

Kit Indicador de Listeria
PDX LIB



plastlabor



O PDX LIB INCLUI
VÁRIOS PROCESSOS
EM UM SÓ PASSO.



Ki Indicador de Salmonella

PDX LIB

Você ainda desperdiça tempo e dinheiro com amostras de *Listeria* tanto negativas como positivas? Esses testes custam muito dinheiro. Nosso PDX-LIB, o Caldo Indicador de *Listeria*, vai ajudar seus técnicos a isolar o que é importante nesse processo - os presumíveis positivos; um teste simples, eficaz e acessível para ajudar você a reduzir custos. Confira o funcionamento do PDX-LIB e entre em contato.

Coleta de amostras

Enriquecimento seletivo (UVM ou BLEB)

Incubação de 24 a 30

Características

- Meio seletivo de enriquecimento para *Listeria* com indicador metabólico;
- Caldo fica turvo quando a *Listeria* spp. está presente.
- Excelente ferramenta de vigilância a pontos críticos de controle.
- Auto-suficiente: minimiza o risco de contaminação durante o manuseio.
- Método aprovado pela AOAC (Association of Official Analytical Chemists) reg.040501.



Kit PDX-LIB



Retire o SWAB




Colete a Amostra



Insira o SWAB no tubo



Despeje PDX-LIB no tubo

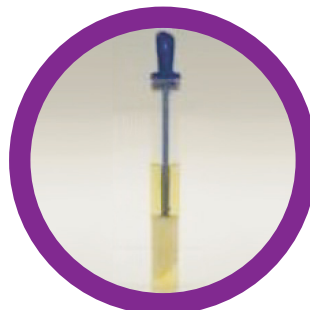

Incube a 37°C



Resultado após 30-48H